

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

PORTARIA N. 55, de 27 de maio de 2019 .

O GERENTE INTERINO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas Portaria nº 95/2019, de 22 de março de 2019, publicada no Boletim de Serviço do HU-UFGD/EBSERH nº 183 de 28 de março de 2019.

RESOLVE:

- I. Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Administrativo, referente a Higienização do Banho Maria, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, parte integrante desta portaria.
- II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ANGELO OSELAME HOFFMANN

Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP nº. 22/UNC
HIGIENIZAÇÃO DO BANHO MARIA	Versão: 01
Unidade organizacional: Unidade de Nutrição Clínica	
Elaborado por: Cristiane Nava Duarte, Michele Cristina de Carvalho, Rita de Cássia Dorácio Mendes, Naiana Alves Cardoso.	Data de Criação: 31/07/17
Revisado por: Cristiane Nava Duarte, Rita de Cássia Dorácio Mendes	Data de Revisão: 09/07/2018
Aprovado por: Gerência de Atenção à Saúde do HU-UFGD	Data de Aprovação: 27/05/2019.
Responsável pelo POP: Érika Leite Ferraz	

OBJETIVO: Manter a higiene dos equipamentos e evitar a contaminação dos produtos durante sua manipulação.

SIGLAS E ABREVIATURAS: Não há.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: *Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos* Brasília: Anvisa, 2008, 160p.

Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária Resolução RDC nº 171 de 4 de setembro de 2006

DEFINIÇÕES: Preparar os equipamentos para suas atividades, mantendo a ordem e conservando os equipamentos, a fim de evitar a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

RESPONSABILIDADES: Copeiras da área interna e externa.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

- Fibra sintética branca
- Detergente neutro

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Desligar da tomada;
2. Desmontar o equipamento retirando suas partes removíveis;
3. Lavar com detergente neutro e fibra sintética branca;
4. Enxaguar em água corrente;
5. Fazer a desinfecção: borrifar álcool 70%, na forma líquida;
6. Deixar secar naturalmente;
7. Higienizar a seco, as partes fixas, fios e tomadas;
8. Finalizar com pano multiuso embebido de álcool 70%;
9. Montar o equipamento e guardar.

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

